



Caldo Bile Verde Brilhante 500g

PARA USO MICROBIOLÓGICO
PARA USO IN VITRO

Meio para a detecção e confirmação da presença de bactérias coliformes em águas, produtos lácteos e outros produtos alimentícios.

Indicações: Suspender 40 g em 1 L de água destilada ou deionizada, homogeneizar bem, distribuir em recipientes com tubos de Durham e esterilizar a 121 °C por 15 min.

Manter o frasco hermeticamente fechado em lugar seco, protegido da luz, a temperatura de 15 a 30 °C.

Fórmula g/L

Peptona bacteriológica	10,0
Lactose	10,0
Bile de Buey	20,0
Verde brilhante	0,0133

pH 7,2 ± 0,2

Lote: xxxx

Vencimento: xxxx

Importado por: Biocen do Brasil LTDA CNPJ 03.594.155/0001-91, Rua Pedro Stancato, 690, Campinas – SP CEP 13.082-050. Tel/fax 19-3246-2581 E. mail: atendimento@biocendobrasil.com.br
Fabricante/Origem: Centro Nacional de Biopreparados, Carretera a Beltrán, km 1 ½, Bejucal, Habana, Cuba.