



Agar Manitol Salgado 500 g

PARA USO MICROBIOLÓGICO
PARA USO *IN VITRO*

Meio seletivo para o isolamento e contagem de estafilococos em alimentos e amostras clínicas.

Indicações: suspender 111 g em 1 L de água destilada ou deionizada, ferver até dissolução completa, esterilizar a 121 °C por 15 min e distribuir.

Manter o frasco hermeticamente fechado em lugar seco, protegido da luz, a temperatura de 15 a 30 °C.

Fórmula g/L

Peptona bacteriológica P	5,0
Extrato de levedura	2,0
Hidrolisado enzimático de caseína	4,0
Peptona bacteriológica	4,0
Extrato nutritivo	1,0
Manitol	10,0
Cloreto de sódio	70,0
Vermelho de fenol	0,0083
Agar	15,0

pH 7,4 ± 0,2

Lote: xxxx

Vencimento: xxxx

Importado por: Biocen do Brasil LTDA CNPJ 03.594.155/0001-91, Rua Pedro Stancato, 690, Campinas – SP CEP 13.082-050. Tel/fax 19-3246-2581 E. mail: atendimento@biocendobrasil.com.br
Fabricante/Origem: Centro Nacional de Biopreparados, Carretera a Beltrán, km 1 ½, Bejucal, Habana, Cuba.